

## Annexin V Binding Buffer(10×)

货号: P-CA-151

规格: 10mL / 50mL

产品编号	产品名称	10mL	50mL	Storage
P-CA-151	Annexin V Binding Buffer (10×)	10mL	50mL	2~8°C
	说明书			一份

### 保存条件

2~8°C可保存一年。

### 产品简介

Annexin V Binding Buffer (10×)为 Annexin V 鉴定凋亡和坏死细胞辅助试剂。

### 使用说明

Annexin V Binding Buffer(10×)为 10×浓缩液, 实验前用去离子水稀释成 1×工作液。

例如: 取 1 mL Annexin V Binding Buffer (10×), 加入去离子水定容至 10 mL 即可。

### 实验操作

1. 细胞按照实验方案进行凋亡诱导, 300×g 离心 5 min, 弃上清, 收集细胞, PBS 洗涤一次, 轻轻重悬细胞并计数。
2. 取 $1\sim 5 \times 10^5$ 重悬的细胞, 300×g离心5 min, 弃上清。用PBS洗涤细胞一次, 离心后弃上清, 加入500 μL Annexin V Binding Buffer (1×)重悬细胞。
3. 细胞悬液中加入5 μL的 Annexin V-荧光染色液和5 μL的细胞核DNA染色液。
4. 轻柔涡旋混匀后, 室温避光孵育15~20 min。
5. 反应完成后立即上机检测。如不能及时检测, 请于冰上避光静置并于1小时内完成检测。

### 注意事项

1. 本产品仅限科研使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

